



青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)

产品简介:

NOVON 青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)(Penicillin-Streptomycin Solution, 100×)是专门用于细胞培养的双抗,经过滤除菌,可以直接添加到细胞培养液内。

青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)中,青霉素的含量为 10kU/ml,链霉素的含量为 10mg/ml。该溶液用 0.9%NaCl 或 PBS 配制。在细胞培养液中推荐的青霉素的工作浓度为 100U/ml,链霉素的工作浓度为 0.1mg/ml,即按照 100 倍稀释使用即可。一个包装即 100ml 青霉素-链霉素溶液(100×双抗)可以配制 10L 细胞培养液。

产品组成:

名称	SS1150	保存条件
青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)	100ml	-20℃
使用说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

青霉素-链霉素混合溶液(100×双抗)可以参考如下两种方法之一使用:

- 1、 在无菌的细胞培养液中直接添加青霉素-链霉素溶液(100×双抗):按照每 500ml 细胞培养液添加 5ml 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100×双抗),混匀即可使用。
- 2、 配制细胞培养液时加入青霉素-链霉素溶液(100×双抗),然后再过滤除菌:配制细胞培养液时按照每配制 1L 细胞培养液加入 10ml 的比例加入青霉素-链霉素溶液(100×双抗),配制完成后过滤除菌即可使用。

注意事项:

- 1、 尽量减少反复冻融的次数,以免效率下降。
- 2、 注意无菌操作,尽量避免污染。

有效期: 12 个月有效。